

Guia de instalação das Tampas de Segurança

1. Instale a válvula de ar em uma porta livre nas tampas de segurança e ative a faixa de tempo. *
2. Guie o tubo de solvente (1/8" de diâmetro) através do encaixe adequado na tampa de segurança e empurre a extremidade através dela.
3. Conecte o filtro de entrada do solvente na extremidade aberta da tubulação.
4. Enrosque a tampa de segurança em cima do frasco de solvente.
5. Ajuste a altura do filtro de entrada do solvente dentro da garrafa.
6. Por fim, aperte o encaixe girando-o no sentido horário.



Faixa de tempo

A faixa de tempo tem uma vida útil de 6 meses e serve para alertá-lo quando substituir a válvula de ar.

Como ativar a faixa de tempo

Uma leve pressão no campo indicado inicia o relógio por um tempo de 6 meses. Verifique a validade da seguinte maneira:



Pressione
para ler



1 mês de uso



6 meses de uso
precisa ser trocada

Quando substituir a válvula

Recomendamos a troca da válvula de ar após 6 meses de uso sob as seguintes condições típicas:

- 1mL/min
- 8 horas por dia
- 5 dias por semana
- Condições típicas de laboratório a 20°C

Nota: A faixa de tempo é um lembrete visual. Não pode fornecer informações on-line reais sobre a saturação e contaminação da válvula.

Conheça nossa linha
e entre em contato
<https://linktr.ee/filtrilo>

